


POLYVER ADM FREE

- Sterilizzabilità multipla in linea o in autoclave
- Sanitizzabile
- Assemblaggio per termosaldatura
- Materiali idonei al contatto con alimenti secondo i regolamenti (CE) e (UE)
- Materiali in accordo ai requisiti FDA-CFR21
- Materiali privi di sostanze di origine animale (ADM FREE)

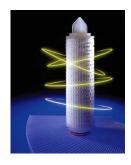

La cartuccia POLYVER ADM FREE è progettata per trattare liquidi ad alto contenuto di particelle di natura colloidale per applicazione nel settore alimentare e cosmetico.

Il grado biologico PH, preflussato con acqua apirogena, viene utilizzato nelle applicazioni critiche farmaceutiche.

Quando è immerso in soluzioni acquose, il setto filtrante, costituito da microfibre di borosilicato accoppiato con strati di supporto e di drenaggio in polipropilene, per le sue intrinseche proprietà elettriche dà luogo ad un duplice effetto filtrante sia per adsorbimento che per trattenimento in profondità.

Le cariche elettriche della matrice filtrante interagiscono infatti con le cariche elettriche presenti nella maggior parte dei contaminanti, generando una attrazione che porta alla cattura delle particelle con un effetto di trattenimento superiore anche a quello dichiarato.

La costruzione avviene in Camera Bianca per assicurare alti standard di qualità, inoltre i materiali utilizzati sono privi di derivati di origine animale.

MATERIALI DI COSTRUZIONE

| Filter media | microfibra di borosilicato |
|------------------|----------------------------|
| Supporto a monte | polipropilene |
| Supporto a valle | polipropilene |
| Canotto interno | polipropilene |
| Canotto esterno | polipropilene |
| Terminali | polipropilene |

DIRETTIVE EC IDONEITA' CONTATTO CON ALIMENTI


I materiali utilizzati per le cartucce POLYVER ADM FREE sono in accordo al D.M. 21/3/73 (S.O. della G.U. n° 104 del 20.04.73) e successivi aggiornamenti, al regolamento europeo (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti, ai regolamenti (CE) 1935/2004 e 1895/2005.

CONDIZIONI OPERATIVE


| - max. temperatura in continuo | 65 °C |
|--|---|
| - sterilizzazione con vapore | ripetutamente con cicli di 20 minuti a 121 °C |
| - sanitizzazione con acqua calda | 80 °C max |
| - max. pressione differenziale | 5,0 bar a 25 °C |
| - perdita di carico raccomandata per la sostituzione | 2,0 bar a 25 °C |

| CODICE | GRADO DI FILTRAZIONE (μm) | MASSIMA PORTATA CONSIGLIATA PER CARTUCCIA 10" (I/h) |
|--------|------------------------------|---|
| ALC | 0,5 | 1000 |
| ALD | 0,65 | 1100 |
| ALF | 1,00 | 1200 |
| ALK | 2,00 | 1500 |

CURVE DI PORTATA CON ACQUA PER CARTUCCIA DA 10"

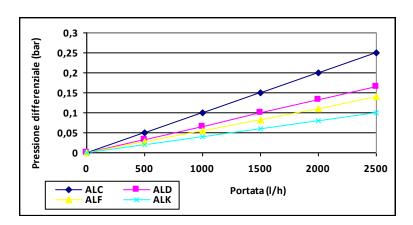

SELEZIONE CODICI PER ORDINARE POLYVER ADM FREE

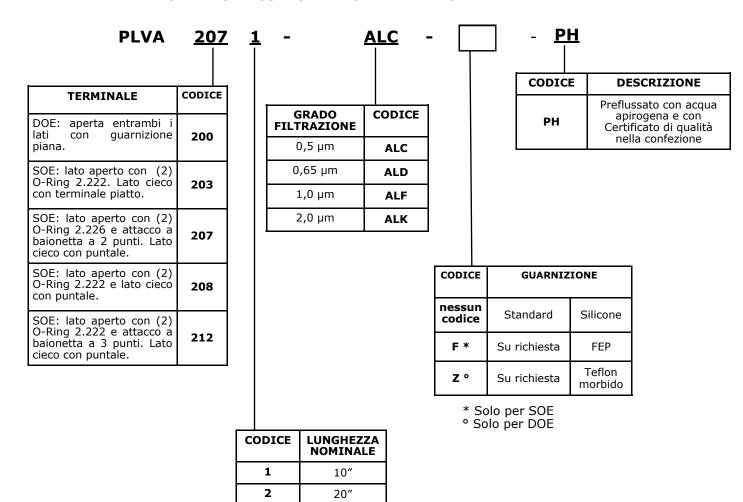

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

30"

40"

3

4

